

产品名称: 免疫组化(IHC)检测试剂盒(兔)

产品货号: PA10015

产品概述

我司研发的免疫组化二抗检测系统是一种高效、灵敏的免疫组化 (IHC) 检测试剂盒, 专为检测福尔马林固定、石蜡包埋 (FFPE) 或冰冻组织切片中的抗原而设计。该系统通过优化的二抗与 HRP 酶结合, 显著提高了检测的灵敏度和特异性, 适用于多种组织类型和抗原的免疫组化染色。

产品信息

| | |
|------|-----------------|
| 产品形态 | 液体 |
| 产品规格 | 6mL、30mL、100 mL |
| 储存条件 | 2-8°C |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 有效期 | 12 个月 |

| 组分 | 规格 (6mL) | 规格 (30mL) | 规格 (100mL) |
|---|-------------|--------------|---------------|
| Reagent 1: 3% H_2O_2 | 6mL | 30mL | 100mL |
| Reagent 2: Normal Goat Blocking Buffer | 6mL | 30mL | 100mL |
| Reagent 3: HRP labeled Goat Anti-Rabbit IgG | 6mL | 30mL | 100mL |
| Reagent 4: DAB concentrate(50X) | 120 μ L | 600 μ L | 2mL |
| Reagent 5: DAB Dilution Buffer | 6mL | 30mL | 100mL |

使用方法 (仅供参考)

1. 脱蜡与水化: 对于石蜡切片, 依次使用二甲苯和梯度酒精脱蜡、水合。
2. 抗原修复: 根据抗体特性选择合适的抗原修复方法, 如热修复 (微波、水浴), 高压修复或酶修复。
3. 内源性酶灭活: 使用 3% H_2O_2 (Reagent 1) 水溶液室温孵育 15-20 分钟, 以灭活内源性过氧化物酶。
4. 洗涤: 用缓冲液或蒸馏水洗涤切片, 每次 3-5 分钟, 重复 3 次。
5. 封闭: 使用 Normal Goat Blocking Buffer (Reagent 2) 覆盖切片, 37°C 孵育 30 分钟。
6. 一抗孵育: 根据一抗稀释比例稀释后, 将工作液均匀覆盖在切片上, 4°C 过夜或 37°C 孵育 1 小时。
7. 洗涤: 用 PBST 或 TBST 洗涤切片, 每次 3-5 分钟, 重复 3 次。
8. 二抗孵育: 将 HRP labeled Goat Anti-Rabbit IgG (Reagent 3) 滴加在切片上, 室温孵育 30-60 分钟。
9. 洗涤: 用 PBST 或 TBST 洗涤切片, 每次 3-5 分钟, 重复 3 次。
10. 显色反应: 加入 DAB 显色底物 (按 1:50 稀释, 如: 1 μ L DAB concentrate (Reagent 4 使用前请先离心), 加入 49 μ L DAB Dilution Buffer (Reagent 5) 混匀后使用, 本试剂需现配现用, 配置好后, 尽量在半小时内使用完毕), 显色 3-10 分钟, 显微镜下观察颜色变化, 适当时终止。

产品名称：免疫组化(IHC)检测试剂盒(兔)

产品货号：PA10015

11. 用缓冲液或蒸馏水终止反应。
12. 复染（可选）：使用苏木素复染细胞核。
13. 封片与保存：使用封片剂（如中性树脂）封片。
14. 镜检：在光学显微镜下观察实验结果。

注意事项

1. 试剂需在 2-8°C 保存，避免冷冻。
2. 根据实验需求优化一抗、二抗浓度及孵育时间。
3. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
4. 该产品仅供科研使用，不得用于诊断或临床实验。