产品名称:通用血清型程序细胞冻存液

产品货号: RC0006



产品概述

EnkiLife 通用血清型程序细胞冻存液,包含基础培养基、EnkiLife 特级胎牛血清及 DMSO 等成分。大量细胞冻存数据验证,本产品对冻存的细胞损伤小,复苏后细胞存活率高,可以最大限度地保存细胞活力。

EnkiLife 通用血清型程序细胞冻存液,产品性能稳定,细胞复苏率高达 90%以上,适用于大多数哺乳动物细胞的冻存。

产品规格

50mL/100mL

运输保存

常温运输,未开启有效期6个月,开启后请在2个月内用完。

质检标准

经过严格的无菌检测、渗透压、pH 检验和内毒素, 确保产品不含细菌、真菌、支原体及病毒。

使用方法

- 1. 常规方法收集对数期的贴壁细胞或悬浮细胞于离心管中。
- 2. 按照培养细胞密度和所用细胞冻存管的大小计算所需冻存细胞数(参考数量:5x105-5x106cells/mL)。
- 3. 离心收集细胞(参考离心条件: 4℃, 250g, 离心 4~6min)。
- 4. 收集培养细胞沉淀,彻底弃去离心管中的上清液。
- 5. 加入适量的本产品于离心管中,轻柔地混匀细胞,制成细胞混合液。
- 6. 将离心管中的细胞混合液分装于已标记的冻存管中,建议每管 1mL 或 1.5 mL。
- 7. 立即将冻存管放入程序降温盒中,然后置于-80℃冰箱中(直立放置), 24 小时后移入液氮或者-80℃ 长期保存。

Note:

- 1. 冻存细胞重悬后,应尽快移入到程序降温盒并放入-80℃超低温冰箱,室温时间不超过5分钟。
- 2. 本品含有 DMSO, 请佩戴手套操作。

注意事项

- 1. 本产品仅用于科研实验,不可用于临床治疗。
- 2. 使用产品时应注意无菌操作,避免污染。

Web:https://www.enkilife.cn E-mail:order@enkilife.cn (销售) tech@enkilife.cn (技支持) Tel:027-87002838