

产品名称：免滤纸转膜海绵(8×9.6cm)

产品货号：RA10027

产品概述

本产品为免滤纸型转膜海绵，适用于 Western blot 实验中蛋白转膜时的支撑作用，省去了传统转印结构中的转膜滤纸，方便快捷高效，可重复多次使用。

本转膜海绵预裁切尺寸为 80×96 mm，厚度约 5 mm。

产品信息

产品名称	保存条件	规格
免滤纸转膜海绵(8×9.6cm)	RT	50 片
说明书	-	1pcs

常温保存，有效期 5 年

产品优势

- **免滤纸：**省去传统“三明治结构”中的转膜滤纸，简化操作步骤，方便快捷高效。
- **可回收：**冲洗后可重复多次使用。

操作流程

1. **平衡：**按将转膜海绵、凝胶和转印膜（PVDF 膜需先用甲醇活化）浸没于转膜缓冲液中，室温平衡 2min 左右；
2. **组装“三明治结构”：**按照正极（+）（红色）>转膜海绵>转印膜>凝胶>转膜海绵>负极（-）的顺序，在转印夹中依次放好材料，然后合上转印夹。注意赶走凝胶与转印膜之间的气泡。

注意事项

1. 转膜结束后，将转膜海绵以纯水充分冲洗干净，不要揉搓，晾干以备下次使用；
2. 转膜海绵属易耗品，如经重复使用后变薄或破损，请及时更换新的海绵；
3. 操作时请穿实验服，佩戴一次性手套。