

KiClean™ 培养箱水盘除菌剂 (500X)

基本信息

货号	规格	形态	储存条件	运输条件	有效期
RCA0009	100 mL	液体	2~30℃	常温	24 个月

产品简介

KiClean™ 是 CO₂ 培养箱水盘的消毒剂，具有超强的抑菌功能，正常情况下，能维持水盘无菌状态 2~4 周，可有效杀灭支原体、细菌、酵母菌和真菌，特别是对于顽固的真菌有超强清除和抑制作用，可有效防止微生物的污染，从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、物力、时间等方面的浪费。

使用方法

本品为细胞 CO₂ 培养箱水盘预防和去除污染试剂，以 500 倍的浓缩液形式提供，使用时直接按照 1:500 比例加入到水盘中即可。以配制 1L 水盘除菌工作液为例：将水盘从培养箱中取出，加入 1L 水至水盘中，随后量取 2mL 培养箱水盘除菌剂加入水盘，轻轻晃动混匀，将水盘放回培养箱中即可。

CO₂ 培养箱使用水可成为主要的污染源，视实际使用频次，建议每隔 4 周进行一次系统地清洁和消毒培养箱，更换一次培养箱中的水盘用水，可去除培养过程中的潜在污染源。

注：使用本试剂前，置于 CO₂ 培养箱内复温至 37℃。

使用前，注意反复摇匀。

注意事项

- 1、本产品每次使用后应当关闭喷头，保证本产品的密闭保存，避免长时间接触空气，以免影响使用效果。
- 2、使用本产品喷洒细胞房时请穿戴实验服、口罩及乳胶手套，处理后，人尽量远离房间，密封 20-30 分钟后保持通风。
- 3、应避免本产品与皮肤和眼睛直接接触。一旦接触，请立即用大量清水洗净，不得延误。
- 4、本产品仅供科研使用，不可应用于临床诊断和治疗等。